

## Solución de relleno para electrodos

### SOL-R

**Descripción:**

Solución para relleno de electrodos

**Dimensiones:**

Frasco de 125 ml

**Composición:**

Agua destilada con cloruro de potasio 4 Mol.

**Peso (bruto):**

150 g

**Caducidad:**

Un año conservándose a 25 °C y R.H. de 65% con el frasco bien cerrado.

**Instrucciones de uso:**

- Vaciar el deposito de referencia del electrodo con una jeringa.
- Enjuagar el deposito con agua destilada.
- Rellenar el electrodo con la solución de referencia nueva.

**Datos de seguridad:**

Daños a la salud: Cero / Ninguno

Flamabilidad: Cero / Ninguno

Reactividad: Cero / Ninguno

Contacto: Cero / Ninguno

